

		Foretaksnivå			Generelt dokument
Beinbank - Beinbanken SSA - Alarmer og evakueringsplan					Side 1 av 3
Dokumentplassering: I.3.11-13	Godkjent dato: 10.03.2023	Revideres innen: 10.03.2025	Sist endret: 29.03.2023	Revisjon: 2.03	

Foretaksnivå/Generelle fagprosedyrer/Beinbank

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

DISTRIBUSJONSliste: 1) I permen «BEINBANK OVERORDNET PROSEDYRE OG SSA», Enhetsleders kontor. 2) I permen «EVAKUERINGSPLAN BEINBANK», Autoklaverommet (Rom E4061).

HENSIKT

Sikre at drift av fryseren gir optimale lagringsbetingelser for beinvev oppbevart ved -80°C.

MÅLGRUPPE

ALLE ansatte på operasjonsavdelingen.

Beinbankansvarlig personell på Operasjonsavdelingen, SSA og Laboratorieavd, vakthavende bioingeniør på Blodbank.

BAKGRUNN

Beskrivelse av logistikken ved alarmer knyttet til Beinbanken SSA. Se [flytskjema](#) under.

Blodbanken har KUN ansvar for å informere koordinator på Operasjonsavd. om alarm og dokumentere tilbagemeldinger i Boomerang, og bistå ved behov for evakuering av innholdet i Beinbanken.

FREMGANGSMÅTE

Ved avvik vil en alarm aktiveres på vakttelefon Blodbank.

Et lys- og lyd-signal kan også bli aktivert på selve fryseboksen, men det er alarm fra Boomerang som er standard for temperaturalarmer.

Ansvar for videre aksjon har den personen som blir informert av vakthavende bioingeniør på Blodbank:

Undersøke fryseren fysisk og evt. ta kontakt med Teknisk avdeling for reparasjons-muligheter.

Ved driftsstans kan en evakuering av materialet i fryseboksen bli nødvendig. En evakuering vil kunne kreve ekstra personell. Se oversikt over aktuelle evakueringsmuligheter (frysere).

Om Boomerang er ute av drift, fryseboksen fungerer som normalt og viser temperaturen på displayet på fryseboksen, skal temperaturen avleses manuelt ([eget skjema](#)) annen hver time til Boomerang er i drift igjen. Dersom temperaturen ikke kan avleses i displayet på fryseboksen, må temperaturen registreres med eget termometer og leses av annen hver time.

Kryssreferanser

[I.3.16-6](#)

Beinbank - Temperatur fryseenhet - SSHF

[I.3.11-15](#)

Beinbank - Frysere - Temperatur-logg-skjema - SSHF

[II.MSK.FEL.LAB FEL.KVAL HAND.3.d-6](#)

Bruk av Boomerang temperaturovervåkningsystem - Laborativirksomheten SSHF

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Biobankkoordinator Odd-Harald Olsen	Fagansvarlig: Avd overlege Knut Erik Mjåland	Verifisert av: □	Godkjent av: Per Engstrand	Dok.nr: D43798
--	--	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Vakt Blodbank tar kontakt ved gjentatte uteblitte målinger.

**Vakt Blodbank har KUN ansvar for å ringe og dokumentere
tilbakemeldinger, og bistå ved behov for evakuering.
Operasjonsavdelingen har ansvar for fryser og innhold!**

Alarm går på: Vakttelefon Blodbank, tlf 4201 (Alarmpanel for Boomerang),
Laboratorieavdelingen - Blodbank

Koordinator på Operasjonsavdelingen SSA, tlf 5777,
kontaktes av vakt på Blodbank.
Koordinator operasjon fører log i egen bok ved fryser!

Alarm kvitteres ut av vakt på Blodbank:
«Gitt beskjed til (navn på sykepleier) kl.slett på telefon 5777»

Operasjonsavd. undersøker årsak: Sensor alarm (strøm/temperatur)

Driftsproblemer, kontakt: Teknisk avdeling

- Innen ordinær arbeidstid: Kåre Tore Halvorsen (elektroansvarlig) tlf. 3701 4505.
- Utenom ordinær arbeidstid: Teknisk vakt tlf. 90 60 80 18 / 3701 4504.

Evakuering av beinvev:

1. **Biobankkoordinator:** Odd Harald Olsen (38073369 eller mob 99 45 31 24)
2. **Vakt på blodbank:** Tlf 4201
3. **Medisinsk teknisk vakt SSA:** mob 91 87 57 97

Koordinator på Operasjonsavd kontakter vakt på Blodbank på tlf 4201 når
årsak/problemet er funnet. Husk log-føring i egen bok ved fryser!

**EVAKUERE
BEINVEV**

Tilbakemelding fra koordinator på Operasjonsavd (årsak til alarm samt
konsekvens for innhold), inklusiv fullt navn på den som har tatt kontakt,
legges inn som tilleggskommentar i opprinnelig alarm.

		Beinbank - Beinbanken SSA - Alarmer og evakueringsplan			Side: 3 Av: 3
Dokument-id: I.3.11-13	Utarbeidet av: Biobankkoordinator Odd- Harald Olsen	Fagansvarlig: Avd overlege Knut Erik Mjåland	Godkjent dato: 10.03.2023	Godkjent av: Per Engstrand	Revisjon: 2.03

Foretaksnivå/Generelle fagprosedyrer/Beinbank

Evakuering av beinvev fra Beinbanken SSA

Kontakt vakt på Blodbank, tlf 4201, for avtale.

Følgende fryserer på -80 °C benyttes primært:
Fryser 41 eller 42 på preanalytisk.

1. Når plass er funnet, evakueres beinvevet umiddelbart over i den(de) aktuelle fryseren(e).
2. Registrer hvor beinvevet er plassert, og før log for selve prosessen:

Fryser:	Fra	Til
	Opr.avd.SSA	

Antall bokser med beinvev:.....

	Overflytting	Tilbakeføring
Dato		
Temperatur i fryser		
Tidspunkt kl.slett		
Temperatur i "ny" fryser		
Tidspunkt kl.slett		
Signatur		